

## Melktest Antibiotica MT

### Traditionele antibiotica test voor melk

Testkits ontworpen voor het uitvoeren van afzonderlijke antimicrobiële tests. Melktest MT kits bevatten 25, 50 of 100 flacons en speciale pipetten voor het nauwkeurig nemen van het melkmonster van 100µl melk. Elke reactieflacon is gescheiden en kan worden gebruikt voor een enkele test. De Melktest MT is een zeer gevoelige microbiële inhibitor-test op remmers in de melk. Hierbij gaat het om MRL relevante antibiotica zoals Bèta-Lactam, Tetracycline, Macrolide, Aminoglycoside, Sulfonamide, Trimethoprim en anderen.

De Melktest MT is geschikt voor testen op roemelk; waaronder rauwe melk, gepasteuriseerde melk en melkpoeder. Specifiek voor melkproducenten bieden wij Melktest MT 25 FARM aan.

#### Gebruiksaanwijzing

Knip voorzichtig het benodigde aantal test flacons los. Verwijder het folie op elke test flacon zodat het monster er door middel van de pipet in kan. Voeg 100µl melk toe in elke test flacon. Zorg ervoor dat een nieuw pipet wordt gebruikt voor elk monster. Incubeer de test flesjes in een verwarmde incubator of in een waterbad op 65°C +/- 0,5°C. Incubeer de test 3 uur. Lees het resultaat af aan de hand van de kleur van de zij- en onderkant van de test flacons door te vergelijken met de kleurenkaart.



#### Opslag en houdbaarheid

Droog en gekoeld, buiten bereik van kinderen.

#### Technische specificaties

Product nummer  
Startset MT  
Navullingen

1.463.116  
incubator + 25 testbuisjes in koffer  
per 25 stuks